

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN OHAUS – SPX

1- MÔ TẢ THIẾT BỊ .

Tên : Cân Kỹ thuật SPJ Serier
Kiểu : SPX
Khoảng cân : 0 – 6000g

SỐ	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG
1	On-Zero Off Yes	Phím Tắt, Mở nguồn điện. Nhấn về Zero hoặc trừ bì. Phím chấp nhận trong cài đặt.
2	Print Cal	Phím In Phím Calib cân
3	Unit Model No	Phím chuyển đổi: đơn vị cân, tính năng cân Phím (No) chuyển bước cài đặt.

II/ Cân, Trừ bì

- * Gạt lock màu đỏ nằm ở phía dưới cân về vị trí ổ khoá mở.
- Mở cân bằng cách nhấn phím ON.
- Cân: Khi cân 0.00g, đặt mẫu lên chính giữa đĩa cân, chờ ổn định rồi đọc kết quả.
- Trừ bì: Đặt bì lên đĩa cân, nhấn phím Zero để trừ bì (lúc lấy bì ra phải nhấn Zero để cân trở về Zero).

III/ Chuẩn cân với quả cân chuẩn (Span CAL)

- * Mở cân chờ ổn định khoảng 5 phút.
- Nhấn và giữ phím On cho đến khi cân hiển thị Menu thì buông tay ra. Cân hiện Setup.
- Nhấn Yes, cân hiện A-OFF. Nhấn No cân hiện Light. Nhấn No cân hiện Span.
- Nhấn Yes CAL buông tay ra cân hiển thị -C- sau đó hiện 300.00g
- Đặt quả cân chuẩn 300g lên đĩa cân nhấn Yes cân tự động chuẩn -C- và hiển thị Done 300.00g.

* Trong quá trình chuẩn cân tránh tác động vào cân, sử dụng đúng quả cân chuẩn.

